



PCE Deutschland GmbH
 Im Langel 4
 D-59872 Meschede
 Deutschland
 Tel: 01805 976 990*
 Fax: 029 03 976 99-29
 info@warensortiment.de
 www.warensortiment.de

*14 Cent pro Minute aus dem dt.
 Festnetz, max. 42 Cent pro Minute
 aus dem dt. Mobilfunknetz.



Bedienungsanleitung Taschenwaage PCE-JS 500

Technische Spezifikation	
Wägebereich	0 ...500 g
Überlastkapazität	50%
Ablesbarkeit	0,1 g
Linearität	±0,2 g
Wiederholbarkeit	0,2 g
Stückzählfunktion / Referenzstückzahl	25 / 50 / 75 / 100
Wägeplatte	Edelstahl
Wägeeinheiten	g, oz, ct, dwt
Display	hintergrundbeleuchtetes Touch-Screen Display
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Abmessung	Waage: ca. 119 x 71 x 19 mm Wägeplatte: ca. 40 x 50 mm Touch-Screen Display: ca. 41 x 37 mm
Gewicht (ohne Batterien)	96 g
Versorgung	Batterie 2 x AAA Batterien

1. 5-Digit LCD-Display
2. Touch Sreem Display.
3. blaue LED Hintergrundbeleuchtung
4. Auto-Power-OFF Funktion nach 1 min. ohne Benutzung
5. Stückzählfunktion

Bedienungsanleitung

1. ON / OFF-Taste: zum Ein- und Ausschalten der Taschenwaage.
2. Z / T-Taste: Zero bzw. Tara Taste um die Waage auf „0“ als Ausgangsposition zu stellen. Benötigt wird diese Funktion bei Wiegungen von Gegenstände in einer Umverpackung, Sie jedoch das reine Gewicht (ohne Umverpackung) im Display ablesen möchten.
3. MODE-Taste: Um die Wiegeeinheiten g / oz / ct und dwt durch drücken der MODE Taste zu ändern. (auch während der Wiegung möglich)
4. "C" Taste: "Stückzählfunktion" Durch länger drücken der „C“ Taste gelangen Sie in die Stückzählfunktion bis im Display kurz „PCS“ erscheint dann stellen Sie mit Hilfe der „MODE“ Taste die Referenzstückzahlen ein 25 / 50 / 75 / 100 Stk. Dann legen Sie die gewählte Anzahl der Gegenstände auf die Wiegeplattform und bestätigen dieses durch die „C“ Taste.
Während der Stückzählfunktion sind keine Wiegeeinheiten im Display zu sehen.

Kalibrierung

1. Starten Sie die Waage bis im Display „0,0“ erscheint.
2. Nun halten Sie die MODE Taste gedrückt bis im Display „CAL“ erscheint.
3. Jetzt stellen Sie 500 g (Max. Wägebereich) auf die Wägeplattform. Warten Sie bis im Display „PASS“ erscheint.
4. Nun könne Sie das Gewicht runter nehmen, die Kalibrierung ist beendet.

Informationen

1. Wir empfehlen Ihnen vor jeder wichtigen Wiegung die Genauigkeit der Taschenwaage zu überprüfen. (Prüfgewicht optional erhältlich)
2. Beachten Sie beim Verwenden der Taschenwaage, dass Ihr Einsatzort die Wiegeergebnisse nicht durch z.B. Vibrationen oder instabilen Stand beeinträchtigt.
3. Zum Reinigen der Waage keine chemischen Reinigungsmittel benutzen.
4. Reparaturarbeiten an der Taschenwaage sollten nur durch die PCE Deutschland durchgeführt werden, da sonst die Garantieleistung erlischt.

Entsorgung

Batterien dürfen aufgrund der enthaltenen Schadstoffe nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen an dafür eingerichtete Rücknahmestellen zu Entsorgung weitergegeben werden.

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHs zugelassen.