

Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi 40HC

Ultraschallreinigungsgerät mit Timer zwischen 1 und 60 Minuten / auch für Dauerbetrieb geeignet / Leistungsregler / Wanneninhalt 4 Liter / Heizungsregler 30 ... 85 °C / Heizleistung max. 300 Watt / mit Edelstahlkorb geliefert

Das Emmi 40HC Ultraschall-Reinigungsgerät ist ein preisgünstigstes Gerät mit einer Edelstahlwanne und einem Edelstahlmaschenkorb. Das Fassungsvermögen vom Ultraschall-Reinigungsgerät beträgt 4 Liter, wobei die Behältertiefe 100 mm beträgt. Durch die einfache Bedienung und seine Robustheit eignet sich dieses Ultraschall-Reinigungsgerät hervorragend zur Verwendung im industriellen Bereich und im Labor (für sporadische Reinigung und für den Einsatz in der zyklischen Reinigung in der Fertigung und der Produktion). Oftmals wird dieses Ultraschall-Reinigungsgerät speziell zur Säuberung von Platinen (z.B. von Handys und anderen Elektrogeräten) erfolgreich genutzt. Aber auch im medizinischen Bereich findet das Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi 40HC Anwendung. Das Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi 40HC eignet sich auch für die Reinigung von Brillen und Brillenteilen, Motorteilen, Ketten, Vergasern, Waffenteilen, Druckgussteilen von Transportbändern, Druckwalzen uvm.. Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahldeckel schützt die Reinigungsflüssigkeit vor Verschmutzungen von Außen. Über den Timer kann die Reinigungszeit individuell nach Art der Verschmutzung und nach Erfahrungswerten eingestellt werden. Die einstellbare Heizung unterstützt den Reinigungsprozess zusätzlich. Als Reinigungslösung kann eines der von uns angebotenen Reinigungskonzentrate für sehr spezielle Aufgaben benutzt werden.



- Wanneninhalt 4,0 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Edelstahlmaschenkorb und Edelstahldeckel
- Heizleistung max. 300 Watt
- Heizungsregler von 30 ... 85 °C
- Leistungsregler 50 / 75 / 100 %
- Ultraschallfrequenz ca. 38 kHz
- Timer für 1 ... 60 Minuten
- auch für Dauerbetrieb geeignet
- Wannen-Ablauf: seitlich, zum bequemen Ablassen der verschmutzten Flüssigkeit
- Einsatzbereiche sind z.B. die Reinigung im Labor, in Optiker- und Kfz-Werkstätten



Technische Spezifikation vom Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi 40HC

Wanneninhalt	4 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 250 Watt
Ultraschall-Leistungsregler	50 / 75 / 100 %
Heizleistung	300 Watt
Heizungsregler	30 ... 85 °C
Ultraschallfrequenz	ca. 38 kHz
Wannen-Innenabmaße	300 x 155 x 100 mm (L x B x H)
Geräte-Außenmaße	325 x 175 x 230 mm (L x B x H)
Timer	1 ... 60 Minuten / Dauerbetrieb
Korb-Innenmaße	260 x 125 x 60 mm (L x B x H)
Korb-Maschenweite	6 x 6 mm
Schutzklasse	IP 20
Stromversorgung	230V / 50 Hz

Hinweis

Bitte seien Sie beim Reinigen von Juwelen oder wertvollen Artikeln mit dem Ultraschall-Reinigungsgerät vorsichtig und führen Sie zunächst Versuche mit einem einzelnen, weniger wertvollen Stück durch, denn:

- Steine in sehr alten Schmuckstücken werden unter Umständen nur durch angesammelten Schmutz in Ihrer Fassung gehalten. Dieser wird durch die Ultraschall-Einwirkung im Ultraschall-Reinigungsgerät beseitigt, sodass sich die Steine lösen können. Dies ist kein Fehler vom Ultraschall-Reinigungsgerät.
 - Steine in preiswerten Schmuckstücken oder in Modeschmuck werden häufig mit Zement befestigt, der ebenfalls durch die Reinigung im Ultraschall-Reinigungsgerät entfernt werden kann.
- ACHTUNG:** Reinigen Sie nie organische Perlen.
- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und -lösungen, die dem Edelstahltank vom Ultraschall-Reinigungsgerät nicht schaden. Verwenden Sie stark saure Lösungen nie direkt im Tank vom Ultraschall-Reinigungsgerät, sondern legen Sie die zu reinigenden Teile in einen mit Reinigungslösung gefüllten Glas- oder Kunststoffbecher, den Sie wiederum in den mit warmen Leitungswasser gefüllten Tank einsetzen (dieses spart auch Reinigungsmittel).
 - Verwenden Sie nie brennbare Flüssigkeiten im Ultraschall-Reinigungsgerät
 - Greifen Sie nie mit den Händen in die Reinigungsflüssigkeit, während das Ultraschall-Reinigungsgerät in Betrieb ist.
 - Betreiben Sie das Ultraschall-Reinigungsgerät nie ohne Flüssigkeit im Tank
 - Halten Sie den Bereich rund um Ihr Ultraschall-Reinigungsgerät sauber und trocken.
 - Eine Erwärmung vom Ultraschall-Reinigungsgerät nach 10-15 minütigem Betrieb ist völlig normal.

Lieferumfang

1 x Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi 40HC, 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edelstahldeckel,
1 x 500 ml Universalkonzentrat EM-80, 1 x Bedienungsanleitung

