

## Ultraschallreiniger Emmi 60HC

**Ultraschallreiniger mit Timer zwischen 1 und 60 Minuten / auch für Dauerbetrieb geeignet / stufenloser Leistungsregler / Wanneninhalte 6 Liter / Heizungsregler 20 ... 80 °C / Heizleistung max. 450 Watt / mit Edelstahlkorb geliefert**

Der Profi-Ultraschallreiniger Emmi 60HC verfügt über einen stufenlosen Ultraschall-Leistungsregler. Der Ultraschallreiniger Emmi 60HC ist ein Hochleistungs-Ultraschallreiniger aus der Profi-Baureihe. Anwendungen finden sich in der Industrie, in der Werkstatt, im Dental- und Laborbereich. Der Ultraschallreiniger hat ein Volumen von 6 Liter und ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Mit im Lieferumfang enthalten sind ein Edelstahlkorb, ein Edelstahldeckel sowie 500 ml Universalkonzentrat. Durch den additionalen Edelstahl-Becherglashalter und die entsprechenden Gläser wird das Reinigungsgerät auch gern in Labors in der Forschung und Entwicklung eingesetzt. Die Verwendung der Bechergläser ermöglicht das Einfüllen von z.B. sehr kleinen Material. Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahldeckel schützt die Reinigungsflüssigkeit vor Verschmutzungen von Außen. Über den Timer kann die Reinigungszeit individuell nach Art der Verschmutzung und nach Erfahrungswerten eingestellt werden. Die einstellbare Heizung unterstützt den Reinigungsprozess zusätzlich. Als Reinigungslösung kann eines der von uns angebotenen Reinigungskonzentrate für sehr spezielle Aufgaben benutzt werden.



- Wanneninhalte 6,0 Liter
- Edelstahlwanne
- inklusive Edelstahlmaschenkorb und Edelstahldeckel
- Heizleistung max. 450 Watt
- Heizungsregler von 20 ... 80 °C
- Leistungsregler stufenlos
- Ultraschallfrequenz ca. 45 kHz
- Timer für 1 ... 60 Minuten
- auch für Dauerbetrieb geeignet
- Wannen-Ablauf: seitlich, zum bequemen Ablassen der verschmutzten Flüssigkeit
- Einsatzbereiche sind z.B. die Reinigung der Werkstatt, im Dental- und Laborbereich



## Technische Spezifikation vom Ultraschallreiniger Emmi 60HC

Wanneninhalt	6 Liter
Wannenmaterial	Edelstahl
Ultraschall-Leistung	max. 350 Watt
Ultraschall-Leistungsregler	stufenlos
Heizleistung	450 Watt
Heizungsregler	20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz	ca. 45 kHz
Wannen-Innenabmaße	300 x 155 x 150 mm (L x B x H)
Geräte-Außenmaße	325 x 175 x 295 mm (L x B x H)
Timer	1 ... 60 Minuten / Dauerbetrieb
Korb-Innenmaße	265 x 125 x 100 mm (L x B x H)
Korb-Maschenweite	8 x 8 mm
Schutzklasse	IP 20
Stromversorgung	230V / 50 Hz

### Hinweis

Bitte seien Sie beim Reinigen von Juwelen oder wertvollen Artikeln mit dem Ultraschallreiniger vorsichtig und führen Sie zunächst Versuche mit einem einzelnen, weniger wertvollen Stück durch, denn:

- Steine in sehr alten Schmuckstücken werden unter Umständen nur durch angesammelten Schmutz in Ihrer Fassung gehalten. Dieser wird durch die Ultraschall-Einwirkung im Ultraschallreiniger beseitigt, sodass sich die Steine lösen können. Dies ist kein Fehler vom Ultraschallreiniger.

- Steine in preiswerten Schmuckstücken oder in Modeschmuck werden häufig mit Zement befestigt,

der ebenfalls durch die Reinigung im Ultraschallreiniger entfernt werden kann.

**ACHTUNG:** Reinigen Sie nie organische Perlen.

- Verwenden Sie nur Reinigungschemikalien und -lösungen, die dem Edelstahltank vom Ultraschallreiniger nicht schaden. Verwenden Sie stark saure Lösungen nie direkt im Tank vom Ultraschallreiniger, sondern legen Sie die zu reinigenden Teile in einen mit Reinigungslösung gefüllten Glas- oder Kunststoffbecher, den Sie wiederum in den mit warmen Leitungswasser gefüllten Tank einsetzen (dieses spart auch Reinigungsmittel).

- Verwenden Sie nie brennbare Flüssigkeiten im Ultraschallreiniger

- Greifen Sie nie mit den Händen in die Reinigungsflüssigkeit, während der Ultraschallreiniger in Betrieb ist.

- Betreiben Sie den Ultraschallreiniger nie ohne Flüssigkeit im Tank

- Halten Sie den Bereich rund um Ihr Ultraschallreiniger sauber und trocken.

- Eine Erwärmung vom Ultraschallreiniger nach 10-15 minütigem Betrieb ist völlig normal.

### Lieferumfang

1 x Ultraschallreiniger Emmi 60HC, 1 x Edelstahlkorb, 1 x Edelstahldeckel,  
1 x 500 ml Universalkonzentrat EM-80, 1 x Bedienungsanleitung

